

PROCEDURE PER CAMERA BIANCA:

Come rimuovere l'accumulo di residui

I residui hanno molteplici origini e l'accumulo di residui ostinati dovuto a pratiche di pulizia e risciacquo scadenti o a incompatibilità chimica solleva sfide particolari.

PRODOTTI CONSIGLIATI:

ProKlenz™ Detergente sterile NpH | ProKlenz™ Detergente sterile Booster

1

PREPARARE LA SOLUZIONE PULENTE

Indossare i dispositivi di protezione personale (DPI) consigliati.




Occhiali protettivi a prova di schizzi



Guanti in gomma

Come preparare due galloni di soluzione all'1% v/v

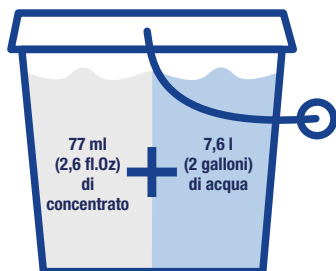

CONSIGLI

Fare sempre riferimento alla scheda di dati di sicurezza (SDS) del prodotto per conoscere i dispositivi di protezione personale (PPE) consigliati.

2

UTILIZZARE TECNICHE DI CAMERA BIANCA

Sistema a due o tre secchi



Preparare due secchi con una soluzione di detergente all'1% v/v.

Seguire le migliori pratiche di pulizia utilizzando la stessa tecnica di disinfezione con un sistema a 2 o 3 secchi.

APPLICAZIONE

Frequenza con cui cambiare le soluzioni detergenti

Classe ISO 5 e 6: ogni 55 metri quadrati (600 piedi quadrati)
Classe ISO 7 e 8: ogni 92 metri quadrati (1000 piedi quadrati)

3

APPLICARE LA SOLUZIONE PULENTE SULLE AREE INTERESSATE

Strumenti comuni per camere bianche



Mocio



Secchi

Dove applicare

PAVIMENTI

PARETI

FINESTRE

PORTE

APPARECCHIATURE

CONSIGLI

I residui ostinati e difficili da rimuovere potrebbero richiedere uno strofinamento con un detergente più aggressivo. La tecnica "Tirare e sollevare" verrà utilizzata per la fase di risciacquo finale


APPLICAZIONE

Effettuare l'applicazione dalla zona più pulita a quella più sporca utilizzando la tecnica "Tirare e sollevare"

Fase n. 1: sollevare il mocio e posizionarlo sulla superficie. Tirarlo verso di sé.

Fase n. 2: sollevare il mocio e posizionarlo nel punto in cui è iniziata la prima passata, sovrapponendolo del 20%. Tirarlo verso di sé.

Fase n. 3: ripetere se necessario per coprire l'intera superficie.

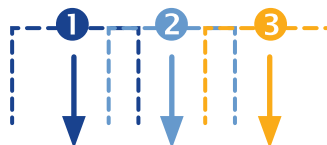

4

ISPEZIONARE LE SUPERFICI

Supporto in caso di accumulo consistente



Salviette senza pelucchi



Spugne

Lasciare asciugare all'aria l'intera stanza (in genere occorrono 10-15 minuti).



Per eliminare le zone umide persistenti, asciugarle con salviette, spugne o mocio puliti e privi di pelucchi.

Ispezionare tutte le superfici.



Ripetere quanto sopra se necessario.

APPLICAZIONE

Le strutture obsolete e le superfici danneggiate o trattate possono presentare sfide particolari o aggiuntive. Affidarsi esclusivamente ad applicazioni non meccaniche, ad esempio nebulizzazione o spruzzatura, può aggravare l'accumulo di residui.

Il modo migliore per evitare l'accumulo è risciacquare regolarmente.