

PROCEDURE PER CAMERA BIANCA:

Come rimuovere regolarmente i residui

PRODOTTI CONSIGLIATI:

One Solution st™ Acqua per preparazioni iniettabili | Septihol™ Soluzione alcolica sterile | Septihol™ WFI Soluzione alcolica sterile | Septihol™ Ethyl WFI Soluzione alcolica sterile


1

INSERIRE UNA STRATEGIA DI RISCIAQUO NEL PROGRAMMA

Nelle camere bianche le fonti di residui sono molte

- Persone
- Trasporto di materiali e forniture
- Trattamenti su pareti e pavimenti
- Componenti del farmaco
- Apparecchiature di trattamento

Componenti di un programma di pulizia e disinfezione a fondo

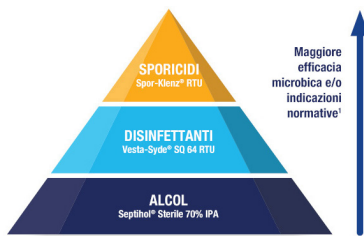

ALCOL E DISINFETTANTI PER SUPERFICI

*I prodotti che rientrano nelle categorie alla base della piramide sono quelli più frequentemente utilizzati e generalmente non sono sporicidi. La progressione verso la cima della piramide indica prestazioni generali più forti ed uno spettro più ampio di indicazioni.

Utilizzare regolarmente un detergente e disinfettante monofase.

Utilizzare uno sporicida in base alla valutazione dei dati di monitoraggio ambientale.

Utilizzare una soluzione di risciacquo, se necessario. Il risciacquo è parte integrante di un programma di pulizia ben progettato. La frequenza del risciacquo deve essere determinata utilizzando un approccio basato sul rischio che bilanci la pulizia a vista, le condizioni della superficie, la sicurezza del personale e le risorse per la pulizia.

2

APPLICARE LA SOLUZIONE DI RISCIAQUO AD AREE PIÙ AMPIE

Strumenti comuni per camere bianche



Moci



Secchi

Dove applicare

PAVIMENTI

PARETI

FINESTRE

PORTE

APPARECCHIATURE


APPLICAZIONE

Effettuare l'applicazione dalla zona più pulita a quella più sporca utilizzando la tecnica "Tirare e sollevare"

Fase n. 1: sollevare il mocio e posizionarlo sulla superficie. Tirarlo verso di sé.

Fase n. 2: sollevare il mocio e posizionarlo nel punto in cui è iniziata la prima passata, sovrappoendolo del 20%. Tirarlo verso di sé.

Fase n. 3: ripetere se necessario per coprire l'intera superficie.

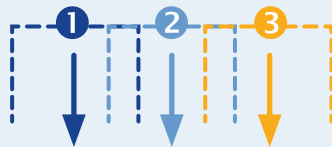

APPLICAZIONE

Frequenza con cui cambiare le soluzioni di risciacquo

Classe ISO 5 e 6: ogni 55 metri quadrati (600 piedi quadrati)

Classe ISO 7 e 8: ogni 92 metri quadrati (1000 piedi quadrati)

CONSIGLI

Dopo il risciacquo, assicurarsi che le superfici siano visivamente pulite e non compromettano la sicurezza del personale perché scivolose o appiccicose.

3

APPLICARE A SPRUZZO LA SOLUZIONE AD AREE PIÙ PICCOLE

Strumenti comuni per camere bianche



Salviette senza pelucchi

Dove applicare

TAVOLI

STRUMENTI

CAPPE E BSC

FINESTRE

PICCOLE APPARECCHIATURE



APPLICAZIONE

Applicazione e tecnica

- Piegare la salvietta in quattro per creare quattro superfici pulite.
- Spruzzare la soluzione detergente sulla superficie da pulire o su una salvietta prima di applicarla.
- Utilizzare movimenti lineari unidirezionali dal più pulito al più sporco.
- Sovrapporre le passate del 20%.
- Dopo un numero stabilito di passate, ripiegare la salvietta per ottenere una superficie pulita.


4

ISPEZIONARE LE SUPERFICI

Supporto in caso di accumulo consistente



Salviette senza pelucchi

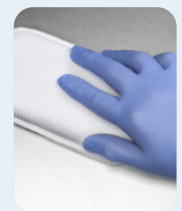

Spugne

Lasciare asciugare all'aria l'intera stanza (in genere occorrono 10-15 minuti).



Per eliminare le zone umide persistenti, asciugarle con salviette, spugne o mocio puliti e privi di pelucchi.



Ispezionare tutte le superfici.



Ripetere quanto sopra se necessario.



CONSIGLI

Non è richiesto un tempo di contatto specifico per il risciacquo: è necessario ricordare che l'obiettivo è ottenere una pulizia a vista.